

## Inbetriebnahme der Mini-Wasserstoffelektrode Mini-HydroFlex

Bevor Sie messen wollen, müssen Sie die mitgelieferte Wasserstoffzelle (Knopfzelle) in den Elektrodenkopf einlegen und die Mini-Wasserstoffelektrode für 24 Stunden vorzugsweise in Wasser stellen.

**Für die Funktionsweise der Elektrode ist es notwendig, dass Sie folgende Schritte einhalten:**



Drehen Sie die schwarze Kappe heraus.



Nehmen Sie die mitgelieferte Wasserstoffzelle zur Hand und entfernen Sie die Schutzfolie. Es werden zwei Öffnungen sichtbar. Falls Klebereste zurückbleiben, entfernen Sie diese durch Abreiben mit einem Tuch.



Legen Sie die Wasserstoffzelle mit diesen beiden Öffnungen nach unten in die Vertiefung.



Drehen Sie die Verschlusskappe wieder rein.



Markieren Sie auf dem Aufkleber Monat sowie Jahr. Bringen Sie den Aufkleber am Elektrodenkopf an.



Entfernen Sie vorsichtig die schwarze Kappe von der Elektrode.



Stellen Sie die Mini-HydroFlex für 24 Stunden in Wasser.