

## Austausch der Cartridge bei HydroFlex

Mit wenigen Handgriffen können Sie die Cartridge bei der Wasserstoffreferenzelektrode HydroFlex austauschen.

**Für die Funktionsweise der Elektrode ist es notwendig, dass Sie folgende Schritte einhalten:**



Drehen Sie die Cartridge vorsichtig heraus.



Nehmen Sie die neue Cartridge zur Hand und fetten Sie zuerst das Gewinde etwas ein.



Drehen Sie die Cartridge nun wieder in den Kopf der Elektrode ein.



Nun können Sie die Elektrode aktivieren.