

Inbetriebnahme unserer Mini-Wasserstoffelektrode

Die Mini-Wasserstoffelektrode Mini-HydroFlex liefern wir Ihnen mit eingebauter Knopfzelle.

Für die Funktionsweise der Elektrode ist es notwendig, dass Sie folgende Schritte einhalten:



Stellen Sie ein stabil stehendes Becherglas mit destilliertem oder deionisiertem Wasser bereit.



Entfernen Sie vorsichtig die Schutzkappe von der Elektrode.



Stellen Sie HydroFlex für 24 Stunden in das Wasser. Der Schaft sollte dabei bis zur Hälfte im Wasser stehen.