

## Austausch der Wasserstoffzelle bei Mini-HydroFlex

Mit wenigen Handgriffen können Sie die Knopfzelle bei der Wasserstoffelektrode Mini-HydroFlex austauschen.

Für die Funktionsweise der Elektrode ist es notwendig, dass Sie folgende Schritte einhalten:



Drehen Sie die schwarze Kappe heraus und entfernen Sie die Wasserstoffzelle.



In der Vertiefung im Elektrodenkopf sehen Sie einen kleinen O-Ring. Bitte fetten Sie diesen, z.B. mit Silikonfett.



Nehmen Sie die Ersatzwasserstoffzelle zur Hand und entfernen Sie die Schutzfolie. Es werden zwei Öffnungen sichtbar. Falls Klebereste zurückbleiben, entfernen Sie diese durch Abreiben mit einem Tuch.



Legen Sie die Wasserstoffzelle mit diesen beiden Öffnungen nach unten in die Vertiefung.



Drehen Sie die Verschlusskappe wieder rein.



Markieren Sie auf dem Aufkleber Monat sowie Jahr. Bringen Sie den Aufkleber am Elektrodenkopf an.



Stellen Sie die Mini-HydroFlex für 24 Stunden in Wasser.